

Pipetman Neo® Multi

Výjimečné pohodlí.

Tato pipeta je příkladem správnosti a přesnosti. Se zjevnou spolehlivostí a trvanlivostí je Pipetman Neo Multi ekonomické a efektivní řešení na dlouhá léta pipetování. Nabízí všechny výhody legendárního Pipetmanu. Snadnou použitelnost a plynulé ovládání pístu nyní rozšiřuje zvýšený komfort.

Materiál a výroba

- Je vyroben z chemicky nejodolnějších materiálů a proto má špičkovou odolnost a trvanlivost. Je vyroben tak, aby dlouho plnil funkci přesného a spolehlivého přístroje při dodržení jednoduché běžné údržby a servisu.
- Nejlepší ochrana před poškozením uživatele z opakované činnosti (RSI syndrom).

Komfortní pipetování

- Správné rozložení hmotnosti a velikosti ovládacích sil vedou ke komfortnímu manipulaci při pipetování.
- Pro perfektní pohodlí je čelo odhazovače odstupňované tak, že špičky jsou odhazovány postupně ve dvojicích. Spolu s tvarem držáku špičky je dosaženo výrazné redukce síly nutné k jejímu odhození.

Patentovaná konstrukce zajišťuje maximální shodu dávkovaných objemů napříč kanály


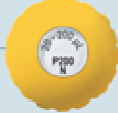
- Inovace spočívá ve vedení vozíčku s písty po paralelních ozubených drahách. Tím je garantován stejný posuv pístů ve všech kanálech a tím i maximální shodnost nasávaného a dávkovaného objemu.
- Unikátní držák špiček s postupnou řadou těsnících kroužků zajistí udržení a těsnost špiček od různých výrobců.
- Dalším podstatným přínosem ke kompatibilitě je i velký zdvih odhazovače.
- Kompatibilita se špičkami jiných výrobců však neznamená nic víc, než že špička drží, těsní a lze ji odhodit. Technická specifikace a prohlášení o shodě s ISO8655 jsou platné jen se **špičkami PIPETMAN**.
- PipetmanNeo Multi je na nominálním objemu 2x přesnější než vyžaduje ISO 8655 a lze ji s použitím špiček D300 používat až do 245 µl.

Volba neoriginálních špiček je rozhodnutím uživatele jako kompromis mezi kvalitou výsledků, cenou a globální kompatibilitou s pipetami v laboratoři.

Informace k objednávce

- Nezapomeňte, že k nové pipetě se dá objednat akreditovaný kalibrační certifikát ISO 17025 - ISO 8655.
- Doporučujeme Univerzální stojánek pro multikanálové pipety - Stojánek je vhodný pro většinu 8-mi a 12-ti kanálových pipet, vyrobených nejen firmou Gilson.



Model PIPETMAN Neo MULTI	Špičky PIPETMAN DIAMOND	Objed- nací číslo	Objem (µl)	Maximální povolená chyba (Gilson)		Maximální povolená chyba (ISO 8655)	
				Systematická (µl)	Náhodilá (µl)	Systematická (µl)	Náhodilá (µl)
 8 x 20	DL10	F14401	2	± 0.10	≤ 0.08	± 0.4	≤ 0.2
	DFL10		10	± 0.20	≤ 0.10	± 0.4	≤ 0.2
12 x 20	DF30	F14402	20	± 0.40	≤ 0.20	± 0.4	≤ 0.2
	D200						
 8x200	D200	F14403	20	± 0.50	≤ 0.25	± 3.2	≤ 1.2
	D300		100	± 1.00	≤ 0.40	± 3.2	≤ 1.2
12x200	DF100	F14404	200	± 2.00	≤ 0.60	± 3.2	≤ 1.2
	DF200						
	DF300						